


LWP-MAA Fukthaltsvåg

Användarmanual för daglig användning



Knappfunktioner

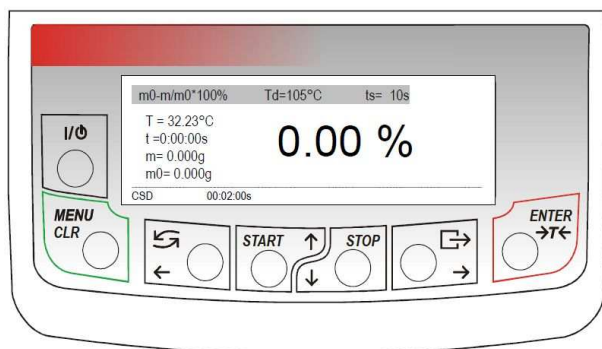

I/O På / Av

MENU Menyknapp, öppnar inställningsmeny

CLR Avslutar menyinställningar

↻ Ändrar displayvisning; torkning / vägning

← Navigationsknapp, vänster

START Startar torkprocess

↑ Navigationsknapp, uppåt

STOP Stoppar torkprocess

↓ Navigationsknapp, nedåt

→ Skriver ur resultat

→ Navigationsknapp, höger

ENTER Bekräftar gjorda val, konfirmation

→T< Tarering, nollning

Indicators:

— Indikerar vid stabilt resultat

CSD/OPEN Torkkammare öppen / stängd

Displayvisning (torkkning)

Vald torkformel Vald torkprofil Inställd torktemperatur Vald torktid

T = Aktuell temperatur


T = Torktid

m = Nuvarande vikt

m0 = Startvikt

csd/cso = Stängd/öppen


torkkammare

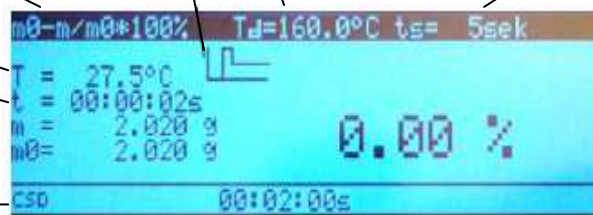


Torkprocessen och inställningar, kortversion

För övriga inställningar se komplett manual.






1. Starta torkvågen med **I/⏻** Vågen tareras och självtest startas. Se displaybild

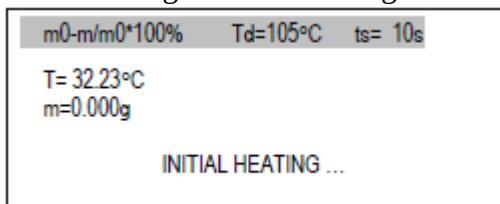

2. Startmeny visas.

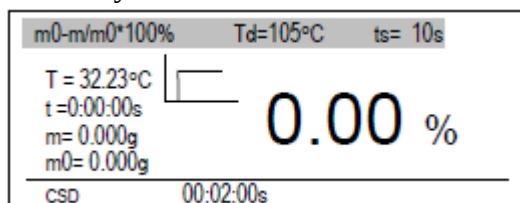





3. Välj **torktemperatur**: 1. Tryck på **MENU**, 2. Välj "Drying settings" och sedan "Drying temp". Bekräfta dina val med **ENTER** och ställ in temp med navigationsknapp upp eller ned. Gå ur meny med "9. Exit"

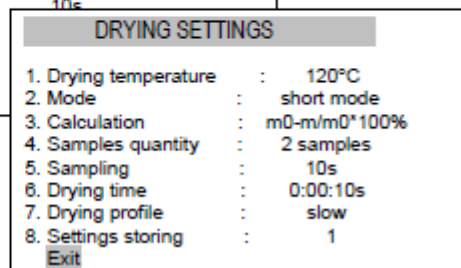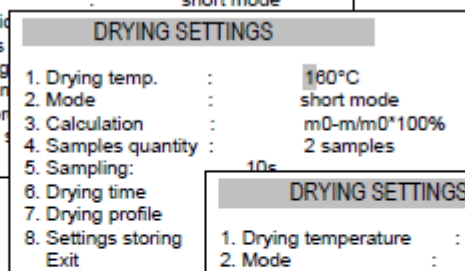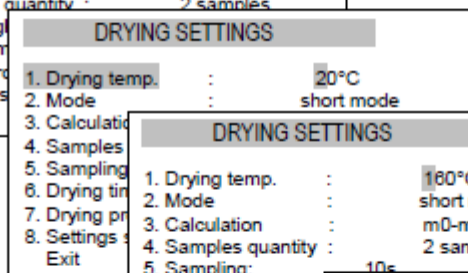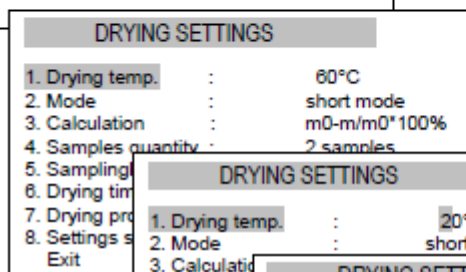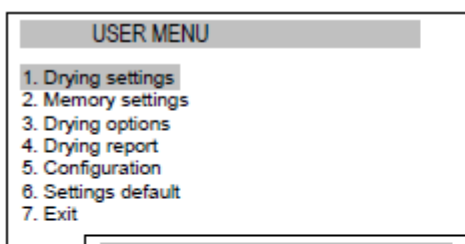


LWP-MAA Fukthaltsvåg / Daglig användning

4. Välj **torkprofil**: . Tryck på **MENU**, 2. Välj ”7 Drying profile” och sedan ”Drying profile”. Bekräfta dina val med **ENTER** och ställ in temp med navigationsknapp höger eller vänster. Gå ur meny med Exit och sedan med ”9. Exit”

DRYING SETTINGS	
1. Drying temperature	: 120°C
2. Mode	: short mode
3. Calculation	: m0-m/m0*100%
4. Samples quantity	: 2 samples
5. Sampling	: 10s
6. Drying time	: 0:00:10s
7. Drying profile	: standard
8. Settings storing	: 1
Exit	

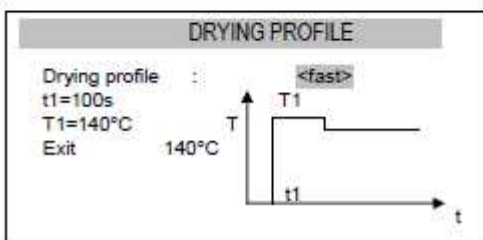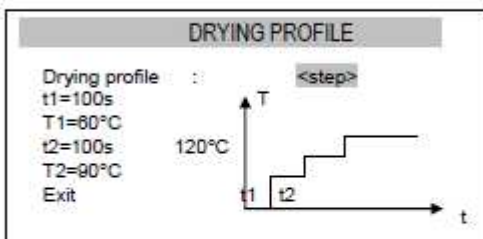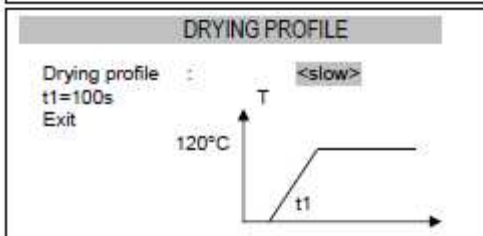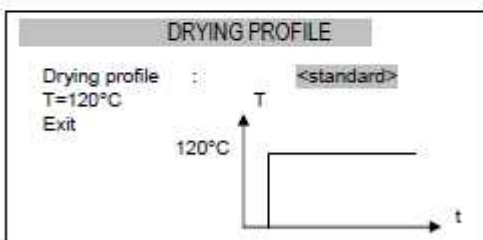

5. Tarera vägen med $\rightarrow T \leftarrow$
6. Fördela provet jämnt över hela vågskålen. Se bild.

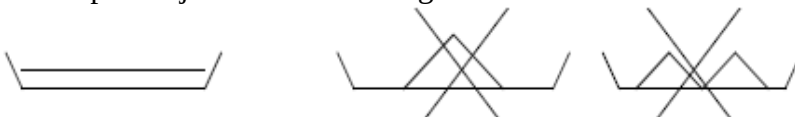

7. **Starta** torkprocessen med **START**
8. När torkningen är avslutad stoppas processen automatiskt och resultatet presenteras i displayen.
9. Avsluta processen och förbered ny torkning genom att trycka på **STOP**.